

印刷の注意点

レーザープリンターでの印刷を行って下さい。インクジェットプリンターではインクがにじみますので使用しないで下さい。

Wordデータの枠内で文字を入力して下さい。枠以上で入力した場合文字が印字されない場合がございます。

プリンターメーカーにより多少のズレがありますのでシールを印刷する前に白紙用紙にテスト印刷をして

印刷位置の確認をしてから印刷をお勧めします。

同じシールを2回以上印刷しないで下さい。

レーザープリンターのメーカーによっては印刷結果が良くない場合もございます。予めご了承下さい。


Word使用方法

ダウンロードをクリックしWordデータを開きます。開いたデータをデスクトップ等に保存して下さい。

保存先からデータを開きます。文字等を入力して下さい。Wordの使用方法は下記をご覧ください。

下記画面のアイコンが表示されていない場合は【表示】⇒【ツールバー】から表示が出来ます。

文字等に色をつけた場合でモノクロプリンターで印刷した場合は色はつきませんのでご注意下さい。

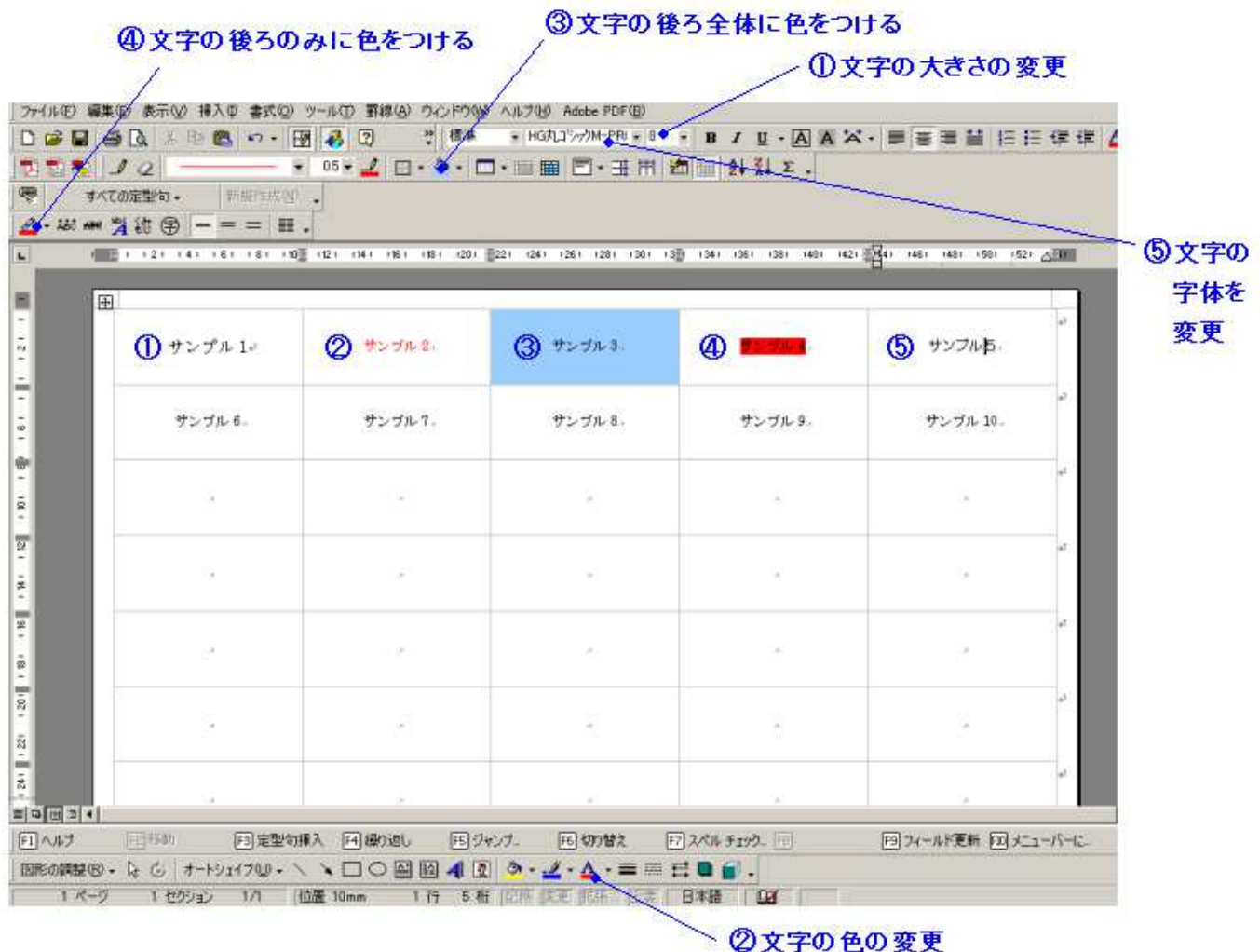

印刷方法

レーザープリンターのA4トレイにシールをセットして下さい。

データはA4サイズに設定してありますが、印刷ができない場合は用紙サイズをA4に設定して下さい。

用紙種類の設定でラベル紙がある場合はラベル紙に設定して下さい。

上記ができましたら印刷をして完了です。